

初回限定 30,000円OFF* (税別)

お客様の手を煩わせず、
より上流のプロセスから
の受託が可能です！

ダイレクトコロニー サンガーシーケンス

寒天プレート、またはグリセロールストックを
カルタヘナ法に準じて、提出するだけ

コロニー到着から

24

時間

で結果を納品

配列データを得るまでの日数を 約1~2日短縮可能！

空いた時間と人手を
さらなる研究の
スピードアップに！

大腸菌サンプルの数量 (Colony, Glycerol Stock)	単価 (税込)	シーケンス反応の数量 (Pre-Mixedと同額)	単価 (税込)
Bacteria template, additional, qty.1 - 47	935円	Sanger DNA Sequencing, qty.1 - 47	715円
Bacteria template, additional, qty.48 - 93	825円	Sanger DNA Sequencing, qty.48 - 93	440円
Bacteria template, additional, qty.94 -	770円	Sanger DNA Sequencing, qty.94 -	385円

例：お客様より、大腸菌のコロニープレートをご発送いただき、プレートからコロニーをランダムで3つピックアップ。ピックアップしたコロニーに対して、T7およびT7-term Primerにて解析を実施する場合。大腸菌サンプルの数量は、ピックアップするコロニー数となり、数量は“3”となります。

シーケンス反応の数量は、ピックアップした3つのコロニーに対して2つのPrimerで解析を実施するため、数量は“3 x 2 = 6”となります。解析料金は、(935 x 3) + (715 x 6) = 2,805 + 4,290 = 7,095 (円, 税込) となります。

※ プロモーションコード：カルタヘナ法に準拠したご対応が必須のため、ご利用の手引き、サンプル情報の提出シートと併せて、ご利用いただけるコードをご案内いたします。

お問い合わせは、DNASeqJP@genewiz.comまで。

ご利用条件：最大96反応の初回コロニーシーケンス解析*のご注文で有効です。アカウントごとに1回使用できます。割引の適用にはアカウントの開設とプロモーションコードの入力が必要です。ほかのサービスやプロモーション・クーポンと組み合わせることはできません。プロモーションコードの有効期限は2021年9月30日です。

サンプル発送前に、DNASeqJP@genewiz.comまでご発送いただく遺伝子組み換え体についての情報をご提出いただき、弊社担当者による受入確認が必要となります。




GENEWIZのサービスをご利用になると…

プレミックスを ご利用の場合

お客様作業

GENEWIZ

GENEWIZ RCAを ご利用の場合

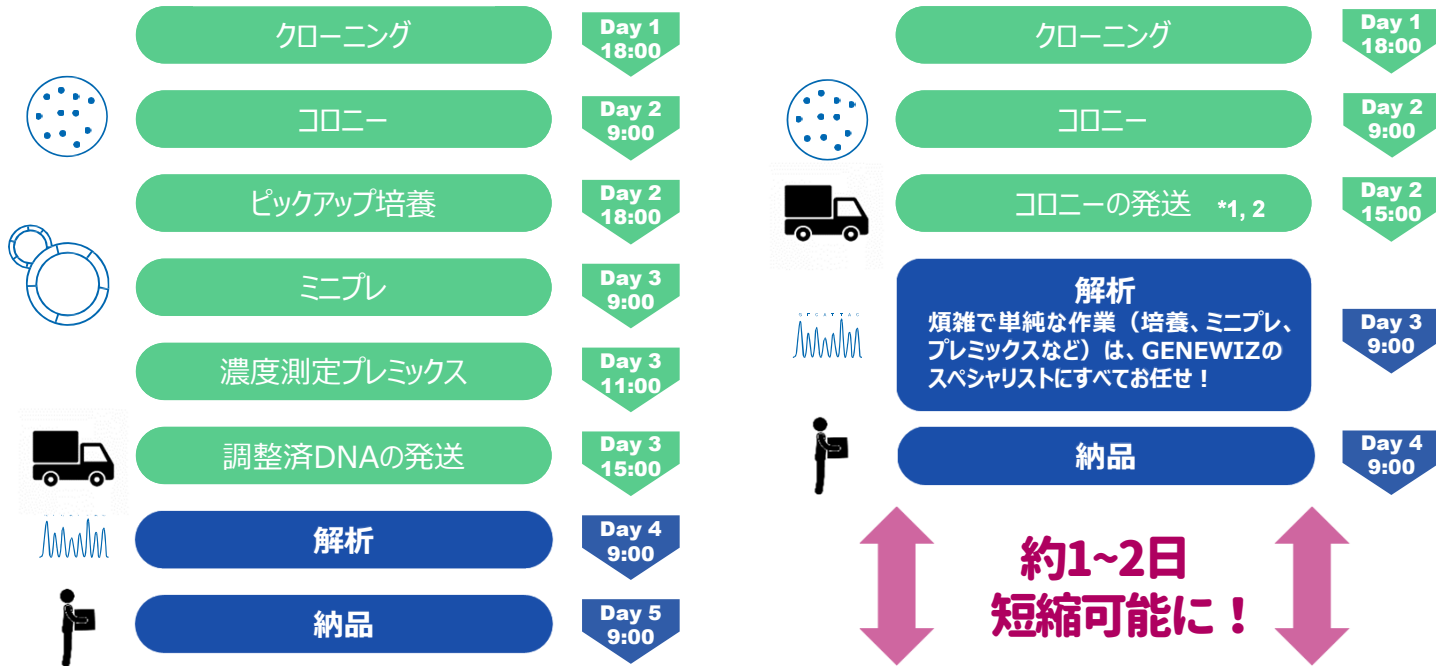

■ サンプル情報事前提供のお願い（カルタヘナ法対応が必要です） *1

遺伝子組み換え生物（組み換え大腸菌等）をご提出の場合は、カルタヘナ法（遺伝子組換えに関する規制法）に基づくサンプル情報のご提出が必要となります。サンプル発送前に下記フォームのご提出をお願いします。

提出先: DNASeqJP@genewiz.com


提出フォーム:

https://web.genewiz.com/hubfs/Japan%20Assets/SampleSubmissionSheet_CartagenaRegulation_GWJP_MSW.docx

■ サンプル提出時、三重梱包のお願い *2

- チューブプレートパラフィルムで密閉、ペーパータオルなどで包み（緩衝材・吸収剤として）、ジップ付きのプラスチックバッグに入れたものを強固な外装容器に入れてください。外装には、『取扱注意』と記載。
- 航空便利用の場合、IATA指定のUN3245ラベル（遺伝子組換え体用）を貼付。
- 大腸菌コロニー・培養液は冷蔵輸送、グリセロールストックはドライアイス同梱輸送。

サンプル提出オプション

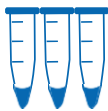


グリセロールストック:

1.5 mlチューブ、または96 ウェルプレートを送ってください。

サンプルはドライアイスで出荷する必要があります。

注: 受領時のサンプルの状態により、結果不良となる場合がございます。

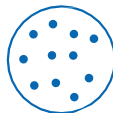

細菌コロニー:

寒天プレート上のグリッドにコロニーを作成。コロニーは番号を付与してください。ランダムピックの場合は、特に指定は必要ありません。輸送中のプレートの破損を防ぐため、緩衝材をご利用ください。保冷剤同梱の上、冷蔵輸送でご発送ください。

©2021 GENEWIZ Inc. 本サービスは研究目的のみに使用できます。診断目的に使用することはできません。

当印刷物に記載されている会社名および商品名などは、各社の商標または登録商標です。表示価格は税込価格です。記載の内容は、2021年5月現在のものです。サービスの内容や価格など、予告なしに変更される場合があります。予めご了承ください。

日本ジーンウィズ株式会社

〒142-0043 東京都品川区二葉二丁目9番15号
NFパークビルディング 4階
TEL. 03-6628-2950 FAX. 03-6628-2951
E-mail. DNASeqJP@genewiz.com

取扱店・代理店 記入欄